


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# CÂN ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC SKY – JADEVER

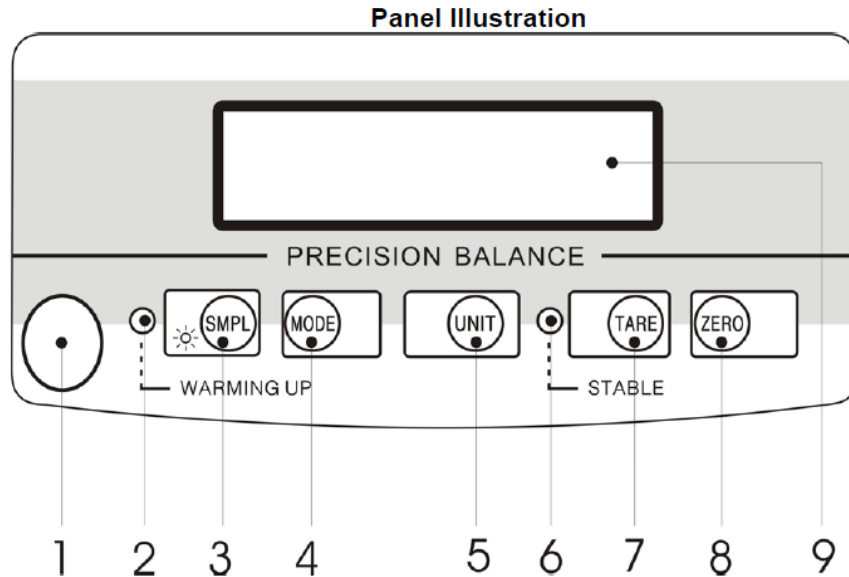

1	Bóng nước thăng bằng	6	Đèn báo sẵn sàng
2	Đèn báo sấy cân	7	Phím trừ bì
3	Phím Lấy mẫu/Đèn nền	8	Phím về 0
4	Phím chức năng	9	Màn hiển thị
5	Phím chuyển đổi đơn vị cân		

**Các thao tác sử dụng:** Lắp mặt bàn cân, chỉnh cân cho thăng bằng sau đó mới bật nguồn

### 1. Chế độ cân bình thường

- Bật nguồn , chờ cân khởi động xong (màn hình hiện 0.00) thì có thể cân bình thường

### 2. Chế độ cân đếm số lượng

- Nhấn **MODE** để vào chế độ cân đếm
- Màn hình hiển thị **PCS**
- Đặt vật mẫu lên bàn cân (số lượng = 20/50/100/200/500 chiếc)
- Nhấn **SMPL** để lựa chọn số lượng vật mẫu phù hợp

*Lưu ý: Mức cân tối đa của cân là 300g*

### 3. Chế độ trừ bì

- Đặt bì lên bàn cân sau đó nhấn **TARE**
- Cân cả vật và bì màn hình sẽ *hiện khối lượng đã được trừ bì (net)*

#### • Lưu ý:

- Phải lắp bàn cân vào trước khi bật công tắc ON/OFF
- Không để vật trên bàn cân khi cân đang khởi động, khi không sử dụng cân