







HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂN PHÂN TÍCH ME series – METTLER TOLEDO

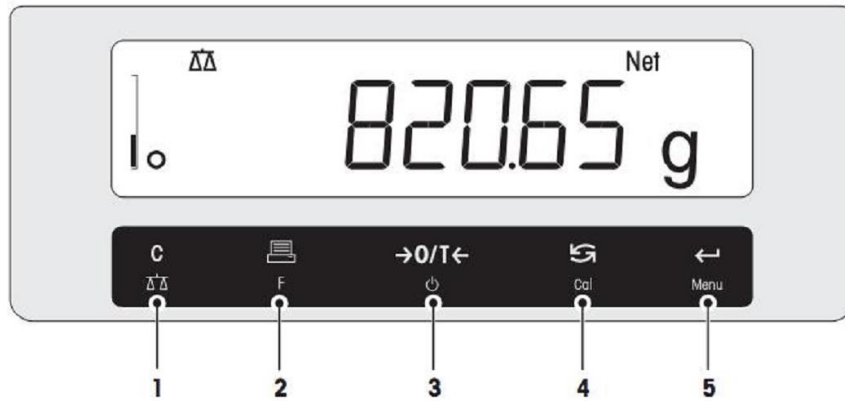

STT	PHÍM	ẤN 1 LẦN	ẤN VÀ GIỮ
1		<ul style="list-style-type: none"> Hủy bỏ và thoát khỏi ra ngoài màn hình ban đầu trong chức năng cài đặt cân. 	Trở về chức năng cân trọng lượng. Thoát khỏi các ứng dụng.
2		<ul style="list-style-type: none"> In dữ liệu Giảm thông số cài đặt trong menu hoặc trong ứng dụng 	Vào các ứng dụng của cân.
3		<ul style="list-style-type: none"> Zero/ trừ bì. Mở cân. 	Tắt cân
4		<ul style="list-style-type: none"> Di chuyển trước sau dạng cuộn Tăng thông số cài đặt trong menu hoặc trong ứng dụng 	Hiệu chuẩn cân
5		<ul style="list-style-type: none"> Vào Menu chính của cân Chấp nhận giá trị cài đặt trong Menu 	Lưu giá trị cài đặt

Vị trí yêu cầu lắp đặt thiết bị: thiết bị lắp đặt trên mặt phẳng, chắc chắn, không có sự rung động, dao động nhiệt độ, độ ẩm, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, tránh gió.


Khi vận chuyển cân phải tháo đĩa cân ra, thao tác thật nhẹ nhàng, tránh cân bị sóc khi vận chuyển.




Khi vệ sinh cân tháo đĩa cân ra, dùng cọ quét nhẹ nhàng các mẫu khô, dùng vải mềm lau chùi nếu các mẫu nước rơi xuống.

- **Kiểm tra cân:** Kiểm tra nguồn điện trước khi kết nối vào thiết bị
Ấn phím ON/OFF để khởi động

Làm ấm cân: 30 phút (và 60 phút đối với cân có độ phân giải 0.1mg)

- **Hiệu chuẩn cân:**

+ **Hiệu chuẩn nội:** ấn và giữ phím  màn hình hiển thị “ ADJ.INT ” thả tay ra sau đó ấn ENTER. Cân sẽ tự động hiệu chuẩn cho đến khi xuất hiện dòng chữ “ ADJ.DONE” Cân sẽ quay về màn hình ban đầu và sẵn sàng hoạt động.

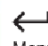+ **Hiệu chuẩn ngoại:** ấn và giữ phím  màn hình hiển thị “ ADJ.INT ” thả tay ra sau đó ấn tiếp phím  cho xuất hiện dòng chữ “ ADJ.EXT”, ấn ENTER . Màn hình cân sẽ xuất hiện khối lượng quả cân chuẩn cần đặt lên bàn cân, ấn và giữ phím  lúc này màn hình sẽ nhấp nháy, đặt quả cân chuẩn phù hợp lên vùng trung tâm của bàn cân. Cân sẽ tự động hiệu chuẩn, khi biểu tượng “0.00” nhấp nháy trên màn hình, lấy quả cân chuẩn ra khỏi bàn cân, quá trình hiệu chuẩn sẽ kết thúc, khi dòng chữ “ ADJ.DONE” xuất hiện, cân sẽ quay về màn hình ban đầu và sẵn sàng hoạt động.

Đặt mẫu lên cân chờ đến khi biểu tượng “ 0” không xuất hiện nữa đọc kết quả.

- **Cân mẫu với vật đựng mẫu:** Đặt vật đựng mẫu lên bàn cân, ấn phím “ O/T” bỏ mẫu cân cân vào vật đựng mẫu. Chờ đến khi biểu tượng “0” không xuất hiện nữa đọc kết quả. Dem mẫu và vật đựng mẫu ra khỏi bàn cân ấn “ O/T” để trả cân về trạng thái cân bình thường.