

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÒNG CÂN ĐIỆN TỬ PIONEER – OHAUS



1. Thông tin an toàn:

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp phù hợp với nguồn điện sử dụng cho thiết bị.
- Không nhúng thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Không làm rơi vật nặng lên trên đĩa cân.
- Lắp đặt đúng chiều đĩa cân.
- Sửa chữa thiết bị phải được người có chuyên môn, thẩm quyền chỉ định.
- Ngắt kết nối điện khi tiến hành vệ sinh thiết bị.



2. Phím chức năng:

Phím bấm	Hoạt động	Chức năng
O/T - On Off Yes	Nhấn nhanh Nhấn giữ Nhấn nhanh(chế độ Menu)	<i>Bật cân. Tắt cân. Chọn hoặc chấp nhận cài đặt.</i>
Unit Menu No	Nhấn nhanh Nhấn giữ Nhấn nhanh(chế độ Menu) Nhấn giữ(chế độ Menu)	<i>Lựa chọn đơn vị cân và các chế độ. Vào Menu. Chuyển qua cài đặt khác. Thoát khỏi Menu.</i>
Print Cal	Nhấn nhanh Nhấn giữ	<i>Gửi dữ liệu. Chuẩn đĩa cân.</i>

Giao diện hiển thị của màn hình:

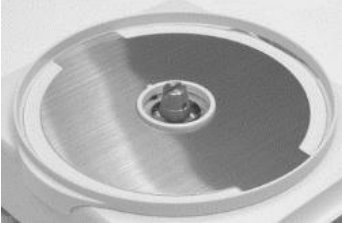


Figure 1-2. Pioneer Display Indicators.

Số	Chức năng
1	Biểu thị kết quả cân đã ổn định.
2	Dấu âm
3	Zero
4	Ký tự số
5	Biểu tượng của chế độ cân

3. Lắp đặt cân:

Đối với Model 0.1g và 0.01g:



Lắp đặt vòng chắn gió
(ở cân chuẩn trong)




Lắp đặt đế đỡ đĩa cân



Lắp đặt mặt đĩa cân

Đối với Model 0.001 và 0.0001g:

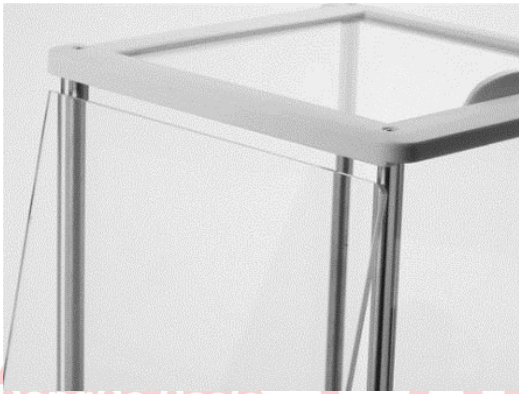

DongDo Scale

Lắp đặt kính chắn gió 2 bên trái phải



OHAUS®



Lắp kính chắn gió phía trước và phía sau






Lắp kính chắn gió phía trên



Lắp đĩa cân

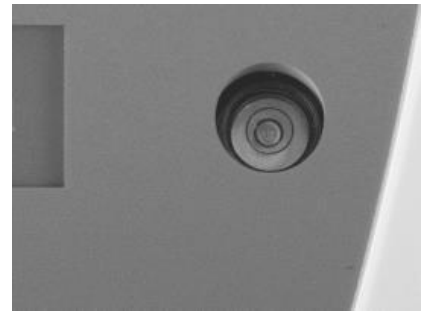

Điều chỉnh 2 chân ở bên dưới phía sau của cân sao cho bóng khí vào chính giữa vòng tròn như hình bên phải

Kết nối nguồn điện:




For use with CSA Certified (or equivalent approved) power source, which must have a limited circuit output.


Hiệu chuẩn ban đầu:

- Đối với loại cân chuẩn ngoài: Nhấn phím O/T để bật cân, sau khi màn hình hiển thị ổn định. Nhấn và giữ phím **Print/Cal** cho tới khi [CFL] hiển thị trên màn hình, trọng lượng quả cân chuẩn yêu cầu sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Đặt quả cân chuẩn tương ứng lên trên đĩa cân, màn hình hiển thị [6.666] và sau đó là [CLEAR PRN] nhấp nháy, bỏ quả cân ra khỏi đĩa cân. Khi quá trình hiệu chuẩn hoàn thành, [DONE] xuất hiện trên màn hình.
- Đối với loại cân chuẩn trong tự động: Nhấn và giữ phím **Print/Cal** cho tới khi [CFL] xuất hiện, [6.666] sáng nhấp nháy trên màn hình. Khi quá trình hiệu chuẩn hoàn thành, [DONE] xuất hiện trên màn hình.

4. Hoạt động:

Cân có các chế độ cân đếm, cân phần trăm, cân lấy giá trị trung bình hoặc một đơn vị cân nào đó được chọn trong phần lựa chọn đơn vị cân.

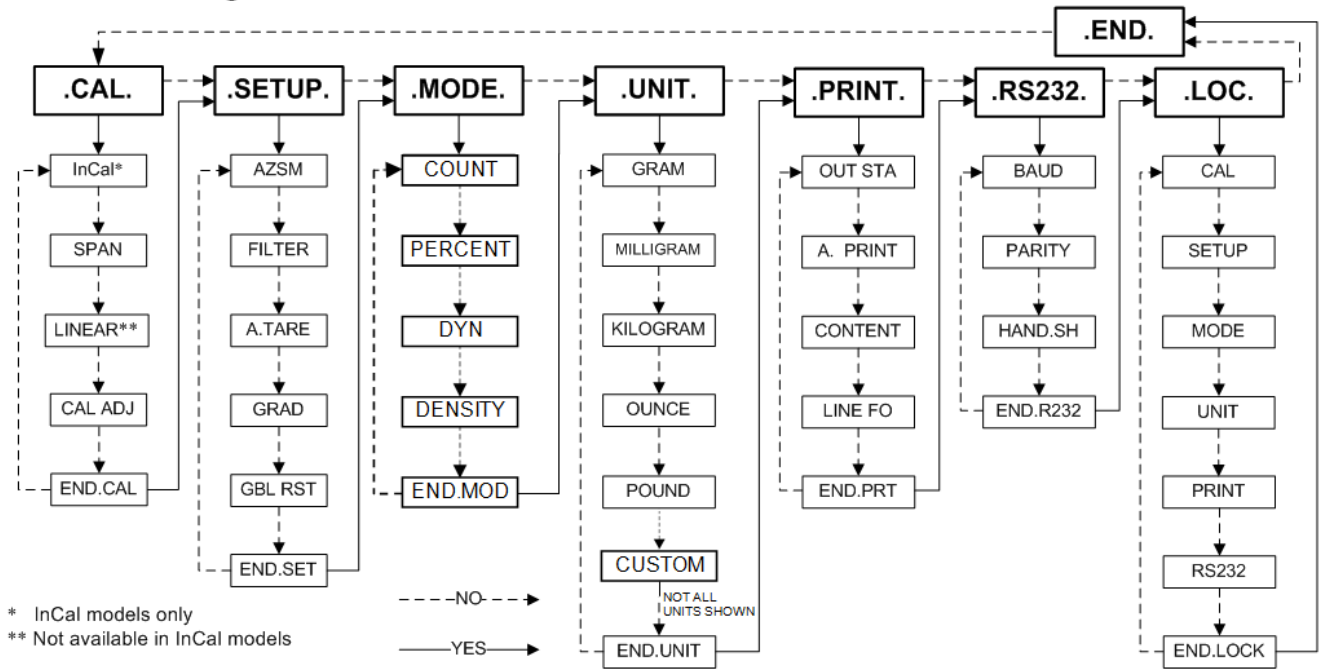

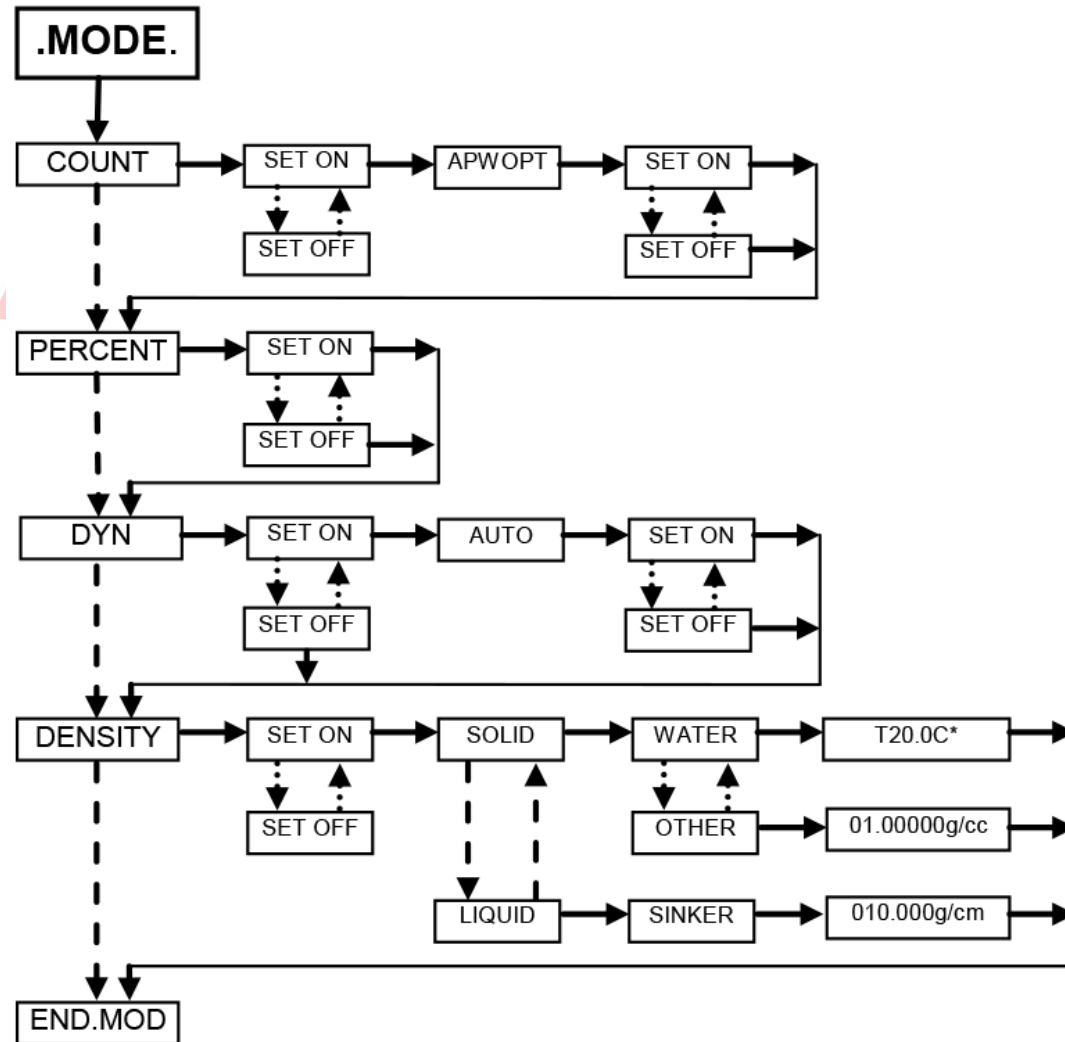

Ghi chú: * Sử dụng phím NO để điều chỉnh nhiệt độ

Vào Menu: - Khi cân đang bật ON, nhấn và giữ phím **Unit/ Menu** cho tới khi [MENU] xuất hiện. Nhả tay giữ phím này ra, [CAL] xuất hiện trên màn hình.

Thư mục Menu: - Để chọn các menu, thư mục và cài đặt. Nhấn **Yes** để vào các thư mục được hiển thị hoặc nhấn **No** để chuyển qua các thư mục tiếp theo.

Thay đổi cài đặt: - Nhấn phím **Yes** để chọn cài đặt được hiển thị, nhấn **No** để chuyển tới phần cài kế tiếp.

Thoát khỏi Menu: - Khi [END] xuất hiện, nhấn **Yes** để thoát khỏi phần cài đặt trong menu hoặc **No** để quay trở lại menu [CAL].

Chuẩn cân [CAL]:

Chuẩn cân nên được thực hiện thường xuyên và khi nhiệt độ phòng thay đổi.

Chuẩn trong [CAL]: Sử dụng quả chuẩn bên trong của cân.

Chuẩn chia đều [PFR]: Sử dụng 2 giá trị trọng lượng, Zero và một khối lượng trong khoảng 50% và 100% của khả năng cân.

Chuẩn tuyến tính [LINE]: Sử dụng 3 giá trị trọng lượng chuẩn, Zero, 50% và toàn bộ trọng lượng mà của khả năng cân.

Cách chuyển đổi sang khối lượng cân vàng

1. Ấn giữ menu hiện CAL
2. Ấn NO lần lượt đến khi hiện UNIT
3. Ấn YES hiện UNIT g
4. Ấn NO lần lượt hiện UNIT m
5. Ấn YES hiện SET OFF
6. Ấn NO
7. Ấn YES để xác nhận
8. Ấn NO lần lượt đến END UNIT
9. Ấn YES
10. Ấn NO lần lượt đến END
11. Ấn YES về màn hình chính